

FICHE D'ATELIER

MATERIEL ☐ **CLIENT** ☒ **Cap-Lab**

Contact client : _____

Ticket Dolibarr OBLIGATOIRE : TS _____

Date de création de la fiche : _____ 29/06/2020 _____ par Stéphane Desvignes _____

N° de Produit Dolibarr : _____ P20060001 _____ / Provenance : _____

Matériel : _DETECTEUR DAD HP1200_____ **Modèle :** G1315B_____

N/S : DE63056934 _____ **Autre ref :** _____

Nombre d'heure de MO prévue : _____

Pièces détachées : _____

Autre : _____

Diagnostic / symptômes initial

ETAPES D'INTERVENTION (date – initiale – description succincte)

26/06/20	SDS			Limit	Obs. Value	Result
		Wavelength Accuracy at 272,1 nm		+/- 2,00 nm	-0,27 nm	Test passed
		Wavelength Accuracy at 333,3 nm		+/- 2,00 nm	0,34 nm	Test passed
			Limit	Observed Value	Result	
		Detector Linearity - Corr. (UV	99,900 %	99,991 %	Test passed	
		Detector Linearity	5,000 % RSD	1,138 % RSD	Test passed	
		Remplir annexe si nécessaire				

Remplir annexe si nécessaire

Commentaires

Remplir annexe si nécessaire

TLP svp



Conclusion

Appareil Fonctionnel : Oui ☒ Non ☐

Commentaires : ____ Tests OK ____

Pièces complémentaires : _____

Heure de MO supplémentaires : _____

Autres coûts supplémentaires : _____

Mise à l'arrêt / stockage

Date : ____ 29/06/2020 ____ Cause : _____

Etat général : ____ Détecteur DAD série 1200 G1315B en bon état _____

Fonctionnel Oui ☒ Non ☐ Lieu de stockage depuis la mise à l'arrêt : _____

Déstockage - envoi

Date : _____ Cause : _____

Etat général : _____

Envoi à : _____ Ref. envoi : _____

Date de fermeture de la fiche : _____ par _____

Commentaires au moment de la fermeture de la fiche d'atelier : _____

Signature

SUITE FICHE ATELIER

INTERVENTION – SUITE (date – initiale – description succincte)

Commentaires (suite)